

UPULITE® SP C18-PR 防腐剂专用柱

优势

优势1 良好的峰型和可基线分离

微纯Upulite® SP C18-PR 防腐剂专用柱，能使苯甲酸、山梨酸、糖精钠有良好的峰形和分离度，满足各种食品基质的日常分析需求

优势2 物美价优

性能优于市场多数此类产品，性价比高于市场多数此类产品

苯甲酸、山梨酸、糖精钠的检测

色谱柱: Upulite® SP C18-PR 4.6*250mm 5.0μm (货号: SP01-254650)

检测器: UV 230

流速: 1 mL/min

柱温: 30 °C

流动相: 甲醇-20mmol/L 乙酸铵=(5:95)

注: 当存在干扰峰或需要辅助定性时, 可以采用加入甲酸的流动相来测定, 如流动相: 甲醇+甲酸-乙酸铵=8+92

色谱图:

样品: 混合标液

