

Precast Running Buffer (Tris-Mops), 1 L (Powder)

Cat# PW1001

产品概述

Bis-Tris MOPS 蛋白电泳缓冲液即用粉末(1 L) 是世途科 (CYTOCH) 蛋白预制胶 Bis-Tris 系列产品的配套变性电泳缓冲液。

产品/组分信息

产品名称	货号	规格
Precast Running Buffer (Tris-Mops), 1 L (Powder)	PW1001-1PK	1 / pk

储存方式

室温保存。

使用说明

注意事项

- 本产品只适用于 Bis-Tris 体系的聚丙烯酰胺凝胶电泳，请勿用于其他缓冲体系。
- 本产品含有 SDS，适用于变性蛋白的凝胶电泳。
- 配制好的 1×电泳缓冲液通常室温可保存 2-3 天，2-8°C可保存 1-2 周。
- 1×电泳缓冲液可回收使用，但回收后尽量用做外槽电泳缓冲液重复使用，若发现电泳效果下降，请及时更换新鲜的电泳缓冲液。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并佩戴一次性手套操作。

使用方法

- 本产品为粉末包装，在使用前用超纯水溶解，每包产品可配制 1 L 电泳缓冲液 (1×)。在溶解时，也可以将本品配制成浓缩液，例如配制成 5×电泳缓冲液时，用超纯水定容至 200 mL 即可。
- 在使用时：电泳槽内加满 1×电泳缓冲液，外槽的电泳缓冲液加到内槽液体的 1/3 液面处，加入样品后可开始电泳，当溴酚蓝指示带迁移距离凝胶底部 1 cm 处停止电泳，或实验预定位置时，即可结束电泳。

Technical Support

Copyright © 2023 CYTOCH, All Rights Reserved. The CYTOCH logo is a registered trademark.

To place an order or to obtain a product information, please go to: www.cytoch.com.

Or contact us by:

E-mail: support@cytoch.com

Tel: 400-969-8881

For research use only.