

CellCare[®] Mycoplasma Preventative Reagent (for CO₂ Incubator)

Cat# CM0004

产品概述

CellCare[®] Mycoplasma Preventative Reagent (for CO₂ Incubator)支原体预防试剂用于 CO₂ 培养箱水盘的支原体污染预防。该试剂配方经过优化，能够有效通过分子碰撞和抑制细菌蛋白质合成，达到预防效果。

本品效力长，含季铵盐和抗生素，不易挥发，可持续作用 4 周；安全性好，不含醛类或叠氮化物，对细胞无毒害；广谱性好，不仅对支原体、衣原体和军团杆菌属表现出高度的抗菌活性，而且对细菌、真菌、霉菌、孢子等也能起到良好的预防作用；不产生水垢，对培养箱水盘无腐蚀性。

本品为澄清液体试剂。可与 CYTOCH 其他产品配合使用：

分类	产品名称	货号	规格
支原体检测	CellCare [®] LAMP Mycoplasma Rapid Detection Kit	CM0001-5T	5 T
		CM0001-50T	50 T
支原体去除	CellCare [®] Mycoplasma Elimination Reagent	CM0002-0.1ML	0.1 mL
		CM0002-1ML	1 mL
		CM0002-5×1ML	5×1 mL
支原体预防（细胞）	CellCare [®] Mycoplasma Preventative Reagent (for Cell Culture)	CM0003-1ML	1 mL
		CM0003-5×1ML	5×1 mL
支原体预防（水浴锅）	CellCare [®] Mycoplasma Preventative Reagent (for Water Bath)	CM0005-100ML	100 mL
支原体预防（喷雾）	CellCare [®] Mycoplasma Preventative Spray Reagent	CM0006-500ML	500 mL

产品/组分信息

产品名称	货号	规格
CellCare [®] Mycoplasma Preventative Reagent (for CO ₂ Incubator)	CM0004-100ML	100 mL

储存方式

-15°C~-25°C避光保存。

使用说明

1. 将 CellCare® Mycoplasma Preventative Reagent (for CO₂ Incubator)从冰箱中拿出后解冻，按照 1:100 的比例加入蒸馏水或去离子水中，混匀后倒入 CO₂ 培养箱水盘即可。具体的配制体积，需参考培养箱水盘尺寸，一般建议不超过水盘高度的 2/3。
2. 2~4 周左右清洗水盘，并更换新的预防溶液。

Technical Support

Copyright © 2023 CYTOCH, All Rights Reserved. The CYTOCH logo is a registered trademark.

To place an order or to obtain a product information, please go to: www.cytoch.com.

Or contact us by:

E-mail: support@cytoch.com

Tel: 400-969-8881

For research use only.

CYTOCH