

CellCare[®] Mycoplasma Preventative Spray Reagent

Cat# CM0006

产品概述

CellCare[®] Mycoplasma Preventative Spray Reagent 支原体预防喷雾剂内含无色或微黄色澄清液体，常用于细胞间工作台和器材等表面（试验台、超净台、培养箱、液氮罐、移液器、门把手等）的消杀，其中成分可覆盖物体表面，效力维持 10 -14 天之久。

该产品的活性成分是季铵盐类衍生物，性能稳定，不受酸碱度(pH 值)和光热影响；安全性好，无刺激性、腐蚀性和蓄积毒性；广谱性好，除了对支原体具有超强杀灭作用外，还能有效抑制各种细菌、病毒(有封套&无封套)、霉菌、藻类等致病微生物的生长。

本品为即用型喷雾。可与 CYTOCH 其他产品配合使用：

分类	产品名称	货号	规格
支原体检测	CellCare [®] LAMP Mycoplasma Rapid Detection Kit	CM0001-5T	5 T
		CM0001-50T	50 T
支原体去除	CellCare [®] Mycoplasma Elimination Reagent	CM0002-0.1ML	0.1 mL
		CM0002-1ML	1 mL
		CM0002-5×1ML	5×1 mL
支原体预防（细胞）	CellCare [®] Mycoplasma Preventative Reagent (for Cell Culture)	CM0003-1ML	1 mL
		CM0003-5×1ML	5×1 mL
支原体预防（CO ₂ 培养箱）	CellCare [®] Mycoplasma Preventative Reagent (for CO ₂ Incubator)	CM0004-100ML	100 mL
支原体预防（水浴锅）	CellCare [®] Mycoplasma Preventative Reagent (for Water Bath)	CM0005-100ML	100 mL

产品/组分信息

产品名称	货号	规格
CellCare [®] Mycoplasma Preventative Spray Reagent	CM0006-500ML	500 mL

储存方式

室温保存。

使用说明

1. 将 CellCare® Mycoplasma Preventative Spray Reagent 均匀喷洒于待消毒的洁净台或实验设备和器材的表面。
2. 等待 5-10 分钟。
3. 用干燥纸巾将已喷洒过试剂的洁净台或实验设备和器材的表面擦拭干净。
4. 将已消毒的表面通风 2-3 分钟，或将已消毒的实验设备和器材置于通风处 2-3 分钟。
5. 将剩余的 CellCare® Mycoplasma Preventative Spray Reagent 置于阴凉通风处保存。
6. 对于 CO₂ 培养箱的处理，建议每两个星期喷洒一次；本品也可以与 75%酒精等消毒剂配合，交替用于超净工作台的消毒，每次使用前喷洒一次，待其自然风干后使用。

Technical Support

Copyright © 2023 CYTOCH, All Rights Reserved. The CYTOCH logo is a registered trademark.

To place an order or to obtain a product information, please go to: www.cytoch.com.

Or contact us by:

E-mail: support@cytoch.com

Tel: 400-969-8881

For research use only.

CYTOCH