


CellIM 细胞计数板

Cell Counting Chambers

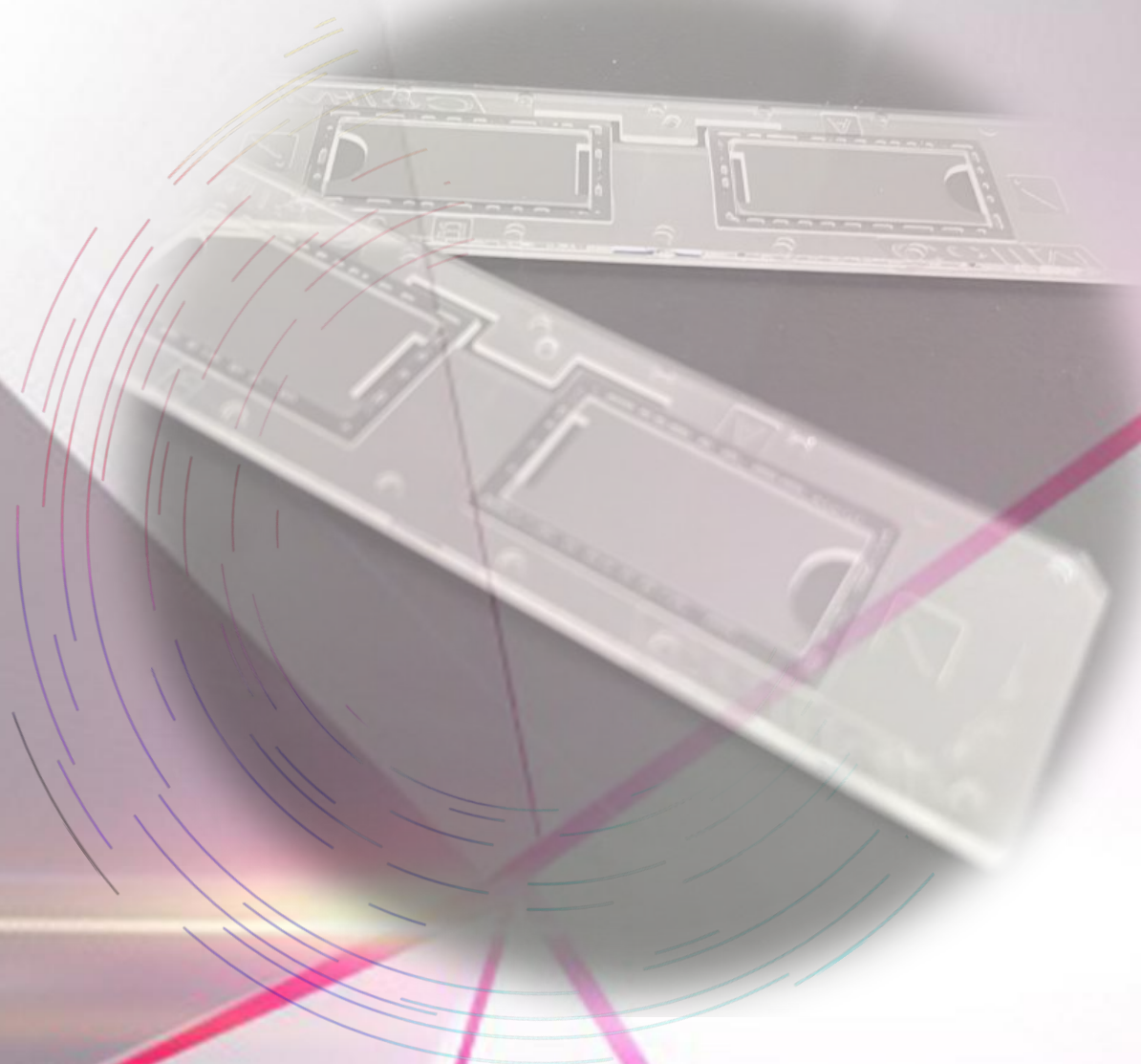

一板之间，细胞尽览

**精准计数
适配无忧**

匠心设计 性价比高

材料优质 保证细胞均匀分布

精准检测 测定偏差 < 3%

D级生产 洁净度符合要求



ImmunoChem™公司自主研发的CellM细胞计数板是一款一次性的计数工具，可用于细胞凋亡、细胞活力等细胞分析计数。每个计数板精心设计了两个独立的封闭腔室，可用于同一样品的两次平行计数，或两个不同样品的计数，以满足多样化的实验需求。作为一款即用型工具，计数板使用前后无需清洗。




匠心设计

- ✓ **表面特殊设计**：采用特殊的表面处理技术，确保待测细胞在腔室中分布均匀
- ✓ **无覆膜设计**：计数板无覆膜，避免每次使用需要撕膜的繁琐操作
- ✓ **标记区域设计**：计数板的正面非计数区域便于签字标记，防止待测样品混淆
- ✓ **防静电设计**：计数板的反面区域采用防静电设计，防止灰尘吸附
- ✓ **高精度测定**：计数板设计偏差 < 5%，实际测定偏差 < 3%
- ✓ **D级生产**：全D级洁净车间生产与组装，确保洁净度符合要求
- ✓ **适用GMP**：全透明包装，简洁易于清洁，适合GMP条件下使用

简洁精准

- ✓ **样品准备**
用0.2%台盼蓝（明场）或AO/PI染料（荧光）与待测细胞样品按照1:1的比例混合，通过移液器上下轻吹10次混匀备用。
- ✓ **上样标记**
取20μL染色后的样品转移至计数室半圆形的注入口中，一次性注入即可，样品会在毛细管力作用下迅速扩散充满腔室。
一片计数板可计数2个不同的样品，可在磨砂区域对样品进行标记。
注意：半圆形注入口的设计是为了方便上样，切记要一次性注入20μL样品，不要分次或过于缓慢上样，这样会造成样品扩散不均匀。
- ✓ **上机计数**
将注入样品的一端插入细胞计数器中，按照仪器使用要求进行计数即可。

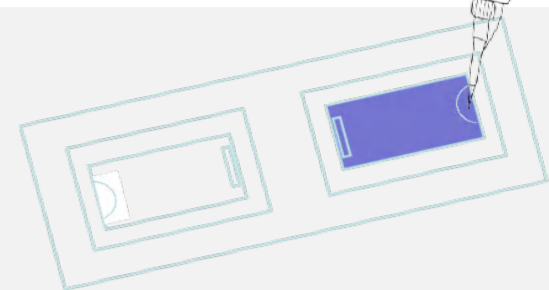

适配无忧

CellM细胞计数板凭借其卓越的设计和先进的兼容性，适配Cellometer系列所有型号的细胞计数器，完美替代SD100细胞计数板。为科研工作者提供高品质、高性价比的国产化计数板。



产品信息

货号	产品名称	规格	描述
GTHN100	CellM细胞计数板	50片/盒 可计数100个样品	标准腔室厚度，适用于细胞计数，即用即弃



产品咨询经销商：
上海赛尔迈生命科技有限公司
咨询电话：18502148628
咨询邮箱：order@cellmbio.com
www.cellm-bio.com